## 技术参数

操作模式: 透过率(%) 吸光度和浓度, 扫描(波长, 时间)

**光源**: 充气钨灯(可见) **光学系统**: 准双光束分光光度计

波长范围: 320-1100nm

波长准度: ±1.5nm(波长范围340-900nm)

 波长重现性:
 ± 0.1 nm

 波长分辨率:
 1nm

波长校正: 自动 (使用存储程序或者条形码程序)

波长选择: 自动选择(基于选择的方法)

 光谱带宽:
 5nm

 光度范围:
 ± 3.0 Abs

测光精度: 5 mAbs (在0.0到0.5 Abs)

1% (在0.50到2.0 Abs)

光度线性: < 0.5 % to 2 Abs ≤ 1% at > 2Abs

使用中性玻璃 波长546 nm处

杂散光: < 0.1%T (NaNO<sub>2</sub> 溶液, 340 nm)

测量范围: 波长340 到900 nm

**显示屏**: 7英寸TFT WVGA彩色触摸屏 (800x480像素)

数据存储: 2000个测量值(结果、日期、时间、样品身份证、用户身份

证)

预存测试程序: > 240个 用户自建程序: 100个

样品池: 13 mm 圆形, 16 mm 方形, 1 cm & 5 cm 方形, 1英寸圆形, 方

形,3cm矩形

尺寸: 151 mm x 350 mm x 255 mm

重量: 4200 g 测试温度: 10 to 40 °C

仪器防护等级: IP30

电源: 台式电源, 110-240V,50/60Hz

接口: USB接口:可直插U盘、键盘、打印机、条形码扫描装置

附件选购

描述

LZV873 以太网电缆

LZV566 USB手持式条形码扫描器

XLH926 USB接口线缆(连接计算机)

经认证的滤光片套件(用以检测吸光

度准度、杂散光和波长准度)

以太网接口: 可直插网线

## 订购指南

#### 货号

#### LPV440.99.00002 DR3900分光光度计(不带 RFID), ● 1x电源(CN)110-240V, 50-60Hz

- 1x电源线(CN)1x适配器 A(适用1英寸 1cm比鱼皿)
- 1cm比色皿) ● 1x适配器B(适用3cm比色 皿)
- 1x防尘罩
- 1x一对一英寸比色皿⇒ 字仝操作手冊光舟
- 完全操作手册光盘基本操作手册

#### 上海尚阔仪器技术有限公司

地址: 上海市闵行区金平路555弄575-302

电话: 021-34095962 传真: 021-34095963 邮箱: shaco17@163.com 网址: www.shaco17.com

## DR 3900网络嵌入式智能分光光度计



#### 应用范围

广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的实验室水质监测。

- 食品、饮料
- 饮用水
- 废水
- 电力、石化

## 一套减少测量误差发生的智能分析系统

DR3900集成了哈希最新技术,使整个分析系统更加完备。这一套智能水质分析系统,以更加方便快捷的方法提供给用户持续精准的结果。

#### 指导性操作程序

DR3900 的直观帮助界面,一步步图示操作程序,确保您更方便的测定想测的参数。

#### 减少读数误差

对于重要参数比如 COD 等, 五秒内自动旋转测量 10 次 并取平均值, 可去除指纹/刮痕等影响。

比色皿/光程识别能对不匹配程序的比色皿进行警示。

#### Link2SC 功能双向的数据传输(选配)

实现实验室和在线仪器之间的通讯,将实时在线测量的数据与实验室测量值进行比对,可以立刻按需执行反向校准在线探头,告别实验室现场来回跑的年代。

#### AQA 强大的分析质量保证功能:

内置多种 AQA 测量功能,是有引导的 AQA ,包括时间安排以及可定制的文档资料等。

#### 智能嵌入: 方便快捷的数据传输

网络接口与 3 个 USB 接口使 DR3900 成为真正意义上的网络仪器: 更容易与电脑连接,与哈希 WIMS™ 和 LIMS 系统连接,更可以与以太网直接连接更新程序和传输数据。

#### 智能检查:实时数据分析

强大的实时数据分析功能。不用传输到电脑再进行分析,仪器直接按设置的分析周期提取数据进行趋势和比率的分析。 突破事后分析的瓶颈,按照设置记忆对每一次新读数实时分析和报警。





# 在测试流程的各个节点提供保障,让您对测定结果更有信心



### 测试

- 自定义上下限值,测量结果以图形直观显示,超出限值自 动报警提示
- 5秒内旋转读数测量10次
- 比色皿/光程识别能对不匹配程序的比色皿进行自动报警
- 屏幕直接显示图文并茂的帮助指南
- 与即将上市的2维条形码试剂一起使用,试剂保质期自动提示和过期报警



## 7英寸全彩触摸屏,全中文智能菜单,添加全新侧边栏设计

- 登录/用户管理
- 样品编号
- 计时器
- AQA
- 趋势(数据分析)
- Link2SC
- 通过网络访问对程序等升级





## 分析

- 趋势功能 按设置的分析周期提取数据,不用传输到电脑 就可以直接趋势分析
- 比率功能 监测特定位置上的参数,如C:N:P的比率,掌握水体的污染状况
- 实时数据按设定限值报警,突破事后分析的瓶颈



## 数据传输

- 实时数据传输到本地网络、LIMS系统或者SC控制器中
- 可以直接用仪器连接至互联网,升级程序或下载文档,实现真正意义上的直插网线下载并更新程序
- 若将仪器连接至内网,则任意一台内网的计算机都可以方 便地传输存储仪器的数据





## AQA 分析质量保证

- 提醒进行 AQA 测量,不会忘记定期标准检测
- 内置模块包括时间安排以及自动保存的文档 资料等,提高仪器的可信度,提高您对仪器 读数的信心
- 轻松应对相关职能部门比如 QA 部门的例行 检查,简化了 AQA 的工作





## Link2SC 双向传输(选配)

- 通过分光光度计对在线仪器进行数据的比较、校正、验证等工作
- 实现实验室和在线仪器之间的通讯,将实时在线测量的数据与实验室测量值进行比对,可以立刻按需执行反向校准,毫不费力的校准在线探头





